


Zymocube – Protocole rapide



Démarrage de votre Zymocube

- 1 Allumez Zymocube
- 2 Démarrez Zymosoft
- 3 Scannez le QR code
- 4 Renseignez le nom d'expérience
- 5 Ouvrez le tiroir
- 6 Placez votre Zymplate dans le tiroir
- 7 *Facultatif: Activez le mode avancé*
- 8 Cliquez sur Next

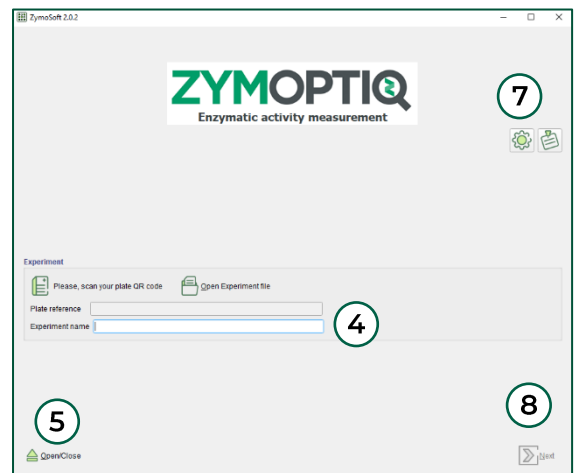

Acquérir vos données

- 1 Ajoutez vos données expérimentales (créez-les, modifiez un modèle ou téléchargez un fichier)
- 2 Définissez les types de puits, les zones, ajoutez les informations
- 3 Cliquez sur OK
- 4 Cliquez sur *Launch readout* pour lancer la lecture

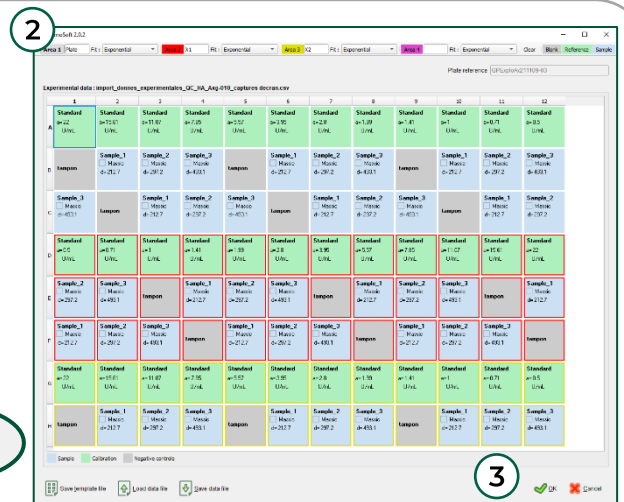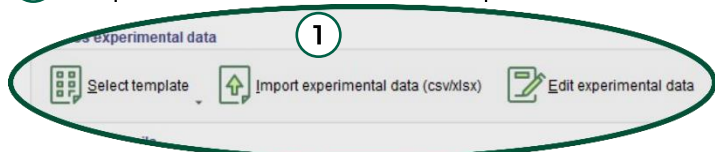

Analyser vos résultats

Vérifiez vos résultats :

- 1 Contrôles négatifs
- 2 Courbe et données d'étalonnage
- 3 Résultats par échantillons
- 4 Détails des données par puits (vous pouvez naviguer entre les différentes vues)
- 5 Répétez pour toutes les zones
- 6 Ouvrez le tiroir pour récupérer votre plaque
- 7 Cliquez sur *End* pour terminer votre expérience

Les données sont automatiquement sauvegardées

